

## Obsługa Wi-Fi w wagach BA/BD i miernikach ME01/ME11

### 1. Aktywacja/deaktywacja Wi-Fi

Przed rozpoczęciem pracy z Wi-Fi należy upewnić się, że interfejs został zaktywowany opcją:

**MENU→SEtuP→SErIAL→Port-2→WI on**

Po wyżej opisanej aktywacji w każdym momencie możliwe jest wyłączenie Wi-Fi za pomocą opcji:

**MENU→SEtuP→SErIAL→Port-2→WI oFF**

### 2. Przywrócenie ustawień fabrycznych Wi-Fi

W przypadku problemów z komunikacją z wagą za pomocą Wi-Fi lub w przypadku braku wiedzy o aktualnych ustawieniach Wi-Fi wagi możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych za pomocą opcji:

**MENU→SEtuP→SErIAL→Port-2→WI rSt→YES**

Prawidłowo przeprowadzona operacja sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym i komunikatem:

**rESEt→donE**


### 3. Konfiguracja Wi-Fi

Po przywróceniu ustawień fabrycznych waga tworzy zabezpieczoną sieć o nazwie „**axis**”. Należy za pośrednictwem komputera, telefonu lub tabletu połączyć się z tą siecią, używając hasła „**axis1234**”. Po nawiązaniu połączenia należy za pośrednictwem przeglądarki otworzyć stronę:

<http://192.168.0.1>

lub

<http://192.168.1.1> (starsze wersje firmware'u modułu Wi-Fi)

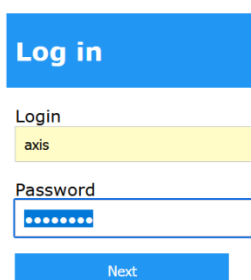

Log in

Login  
axis


Password  
.....

Next

Domyślne dane logowania na stronie to:


login: „**axis**”

hasło: „**axis1234**”

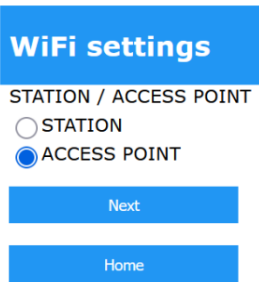


**ACCESS POINT** (domyślny) – waga tworzy własną sieć,  
**STATION** – jeżeli waga ma się łączyć z inną siecią.


### Tryb STATION

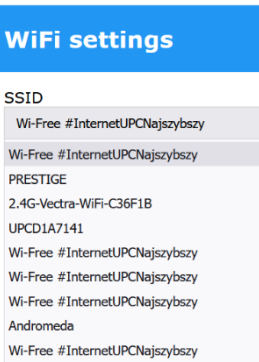


Kolejny ekran pozwala wpisać lub wybrać z listy nazwę sieci, z którą ma się łączyć waga. Po wpisaniu lub wybraniu nazwy sieci należy podać odpowiednie hasło.

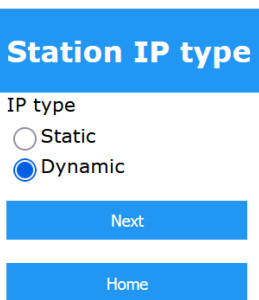

Typ IP – statyczne lub dynamiczne.

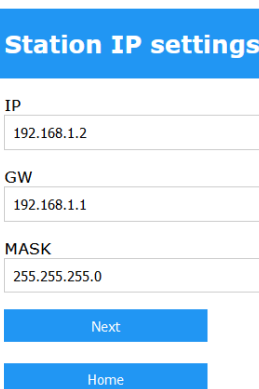

Dla IP statycznego ekran pozwala określić IP, bramkę i maskę.

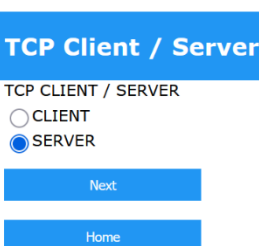

Tryb pracy wagi – klient lub serwer.

### TCP Client settings

PORT  
12345

REMOTE IP  
192.168.1.3

Next

Home

Dla trybu klienta ekran pozwala określić IP oraz numer portu serwera, z którym waga będzie się łączyć.

### TCP Server settings

PORT  
12345

Next

Home

Dla trybu serwera port, na którym serwer-waga będzie oczekiwać na połączenie.

### Credentilas

Login  
axis

Password  
axis1234

Next

Home

Możliwość ustawienia loginu i hasła zabezpieczających konfigurację przez stronę www.

## Tryb ACCESS POINT

### WiFi settings

SSID  
axis

PASSWORD  
axis1234

Next

Home

Określenie nazwy i hasła sieci tworzonej przez wagę.

### Access Point IP settings

IP  
192.168.1.1

GW  
192.168.1.1

MASK  
255.255.255.0

Next

Home

Określenie IP ACCESS POINT'a, bramy i maski.

### DHCP Server enable

DHCP SERVER

ON

OFF

Next

Home

Włączenie/wyłączenie serwera DHCP.

### DHCP Server settings

DHCP LEASE TIME  
100

DHCP START IP  
192.168.1.100

DHCP END IP  
192.168.1.110

Next

Home

Dla włączonego DHCP określa reguły nadawania IP.

Dalsza część konfiguracji dla trybu **ACCESS POINT** jest identyczna jak dla **STATION**, od ekranu wyboru trybu pracy wagi jako klient lub serwer.

Na ekranie podsumowującym należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem „Submit changes”.

W przypadku potrzeby zmiany konfiguracji nie trzeba konieczne przywracać ustawień fabrycznych Wi-Fi. Serwer konfiguracyjny www dostępny jest pod aktualnym IP wagi (wynikającym z nadanej konfiguracji lub nadanym przez zewnętrzny serwer DHCP).